

EMBALAGEM PRIMÁRIA – 1L

Desinfetante para Incubadoras de CO₂ e Cabine de Fluxo Laminar Oosafe - OODIH-1000

"ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO"

BENZALKONIUM CHLORIDE 1,3 mg/g (0,13%)

DESINFETANTE PARA USO ESPECÍFICO - Pronto para uso.

CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Não perfurar a embalagem. Não aplicar próximo a chamas. Proibido reutilizar a embalagem. Não expor a temperatura superior a 50°C. **Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.** Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Desinfecção de incubadoras de CO₂, capelas de fluxo laminar.

Armazenar a temperatura entre 15-35°C. Evite luz solar direta.

- Bactericida: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae e Mycobact terrae.
- Fungicida: Aspergillus niger, Candida albicans.
- Virucida: Poliovirus, adenovirus.

Método - pulverizador: aplicar na superfície usando pulverizador e distribuir o desinfetante uniformemente sobre a superfície com um pano estéril. Aguarde 15 minutos para o efeito da desinfecção. A superfície esta pronta para o trabalho.

INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS UROLÓGICOS LTDA

Rua Paissandu nº 288, Laranjeiras – CEP: 22210-080 - Rio de Janeiro/RJ

Responsável Técnico - Ronaldo Reis Fontoura - CRM 5251022-5

AUTORIZ/MS: 3.06899.1 - ANVISA MS nº: XXXXXXXXXXXXX

Fabricante: Sparmed ApS – Ryttermarken 2, Farum, DK-3520 - Dinamarca

Data de Fabricação:

Validade: 3 anos

Lote

1L



17 x 12,5 cm